



Novistar®

Незаменимый разбавитель
для долгосрочного хранения
спермы хряка



ДОЛГОСРОЧНЫЙ

Высокая производительность, гарантированная безопасность,
оптимальное соотношение цены и качества



Превосходные стабильность и оплодотворяющая способность

Novistar[®] отличается высокоэффективной буферной системой pH и мощной комбинацией антиоксидантов и мембранопротекторов. Он поддерживает спермии с помощью современного поколения предшественников энергии, сохраняя их в течение длительного времени при хранении и транспортировке.

Формула **Novistar**[®] имеет сбалансированную структуру, которая поддерживает оплодотворяющую способность спермиев на более высоком уровне с первого дня по сравнению с традиционными разбавителями.



Защита от теплового стресса

Доказано, что антиоксиданты и мембранопротекторы защищают спермии от теплового стресса при высокой температуре. **Novistar**[®] обеспечивает целостность спермиев и оплодотворяющую способность даже в неблагоприятных условиях.



Высокий уровень биобезопасности и защиты

Novistar[®] является полностью синтетической средой и не содержит животного белка, что делает данный разбавитель максимально надежным решением для лабораторий с высоким уровнем биобезопасности.

Благодаря комбинации антибиотиков с высокой степенью защиты разбавитель **Novistar**[®] успешно борется с наиболее распространенными бактериями. Как и все разбавители спермы хряков от Minitube, он позволяет избежать использования резервных антибиотиков ВОЗ, которые должны применяться исключительно для лечения заболеваний человека.



(+ Отличное экономичное решение

- ▷ Разработан для защиты спермы хряка при длительном хранении и транспортировке
- ▷ Высокоэффективная буферная система
- ▷ Превосходный бактериостатический эффект
- ▷ Наилучшая степень защиты спермиев по доступной цене
- ▷ Не содержит животных белков
- ▷ Производство и контроль качества в соответствии с сертифицированным стандартом GMP компании Minitube



Опции

Novistar[®] с ампициллином и апрамицином

1 литр	13539/0001
5 литров	13539/0005
10 литров	13539/0010
100 литров	13539/0100



Бескомпромиссные стандарты качества

Novistar[®] выпускается на сертифицированном по стандартам GMP производственном предприятии Minitube в условиях строгой гигиены. Все компоненты и партии проходят контроль качества третьими лицами в аккредитованной лаборатории.




Технические характеристики Novistar®

57 эякулятов, 2 тестовые группы (Novistar® и контрольный разбавитель), стандартная технология обработки: разбавление спермы при 32°C, фасовка спермы в тубики при комнатной температуре, охлаждение при комнатной температуре в течение 1,5 ч, затем хранение при 17°C.




Общая подвижность (%; AndroVision®)

Novistar® Контрольный

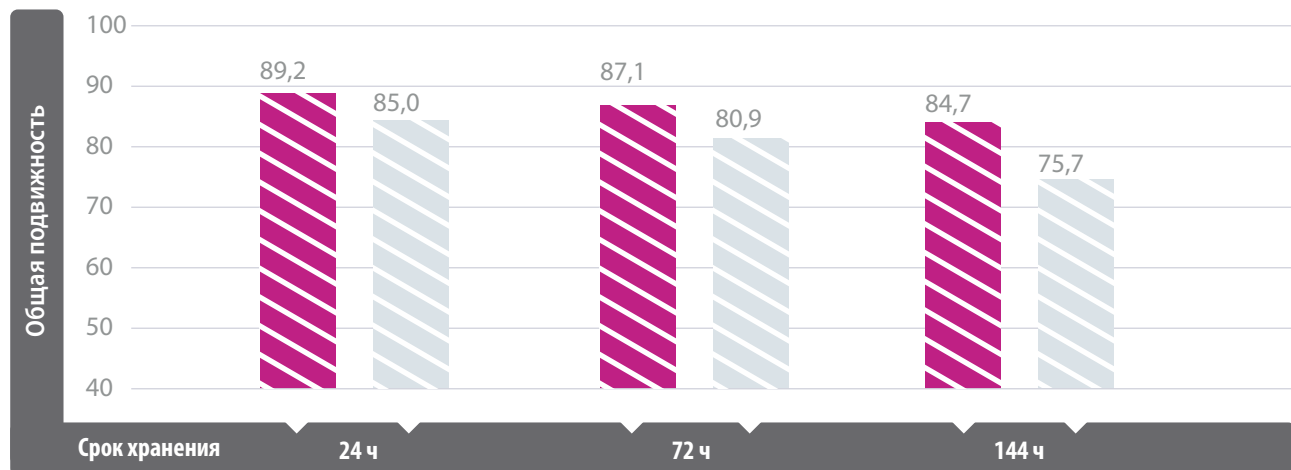

Прогрессивная подвижность (%; AndroVision®)

Novistar® Контрольный

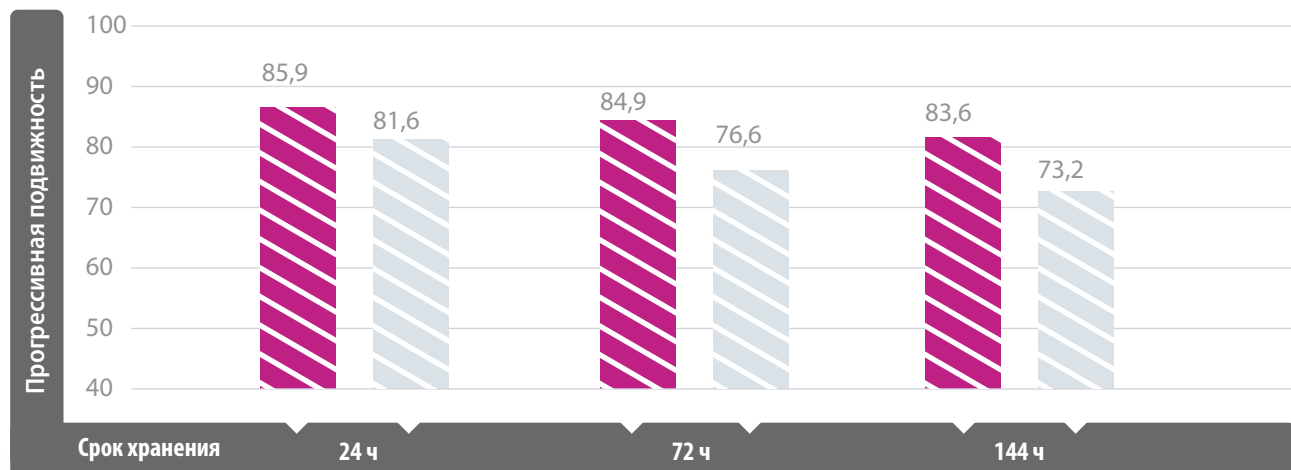

Отзывы клиентов



«Мы перешли с BTS на Novistar в январе 2024 года и остались очень довольны результатами. Разбавитель длительного хранения дает нам больше гибкости в наших процессах, а полученные спермадозы хорошо сохраняют свое качество даже после нескольких дней хранения. В целом, мы очень довольны Novistar и считаем, что данный разбавитель предлагает оптимальное соотношение цены и качества».

Paul Latijnhouwers, Fokkerij Centrum Nederland B.V.





Fokkerij Centrum Nederland BV
Aarleseweg 34, 5684 LN Best, Nederland







Интактные мембраны (%; проточный цитометр CytoFlex PI-/FITC-PNA)

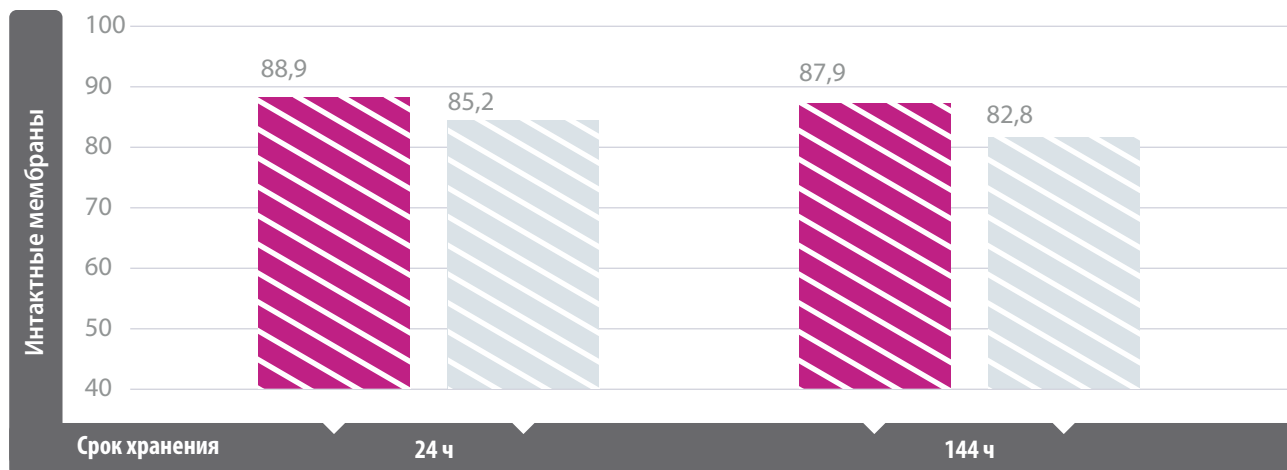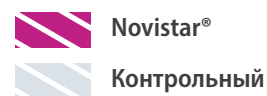

Поврежденные акросомы (%; влажный препарат)

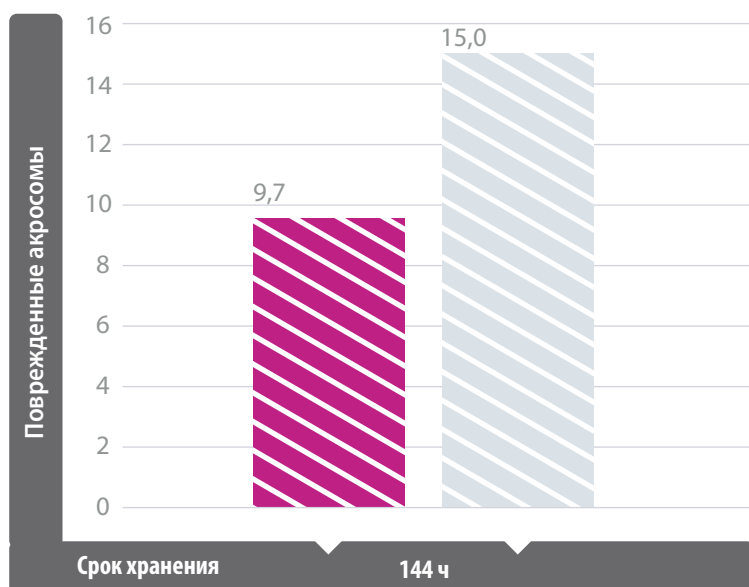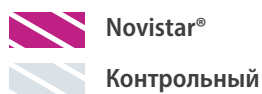

Когда речь идет о качестве, доверяйте лучшим:

Minitube - единственный производитель разбавителей спермы хряка,
сертифицированный по стандартам GMP!



minitube