



# MultiCoder

Первая и единственная система  
для полуавтоматической прямой  
печати на лабораторных изделиях



Профессионализируйте лабораторные процессы с помощью быстрой  
и машиночитаемой маркировки образцов



В современных лабораторных процессах прослеживаемость и идентификация образцов, емкостей и другого оборудования имеют решающее значение. Теперь этот процесс стал проще благодаря новаторскому решению от Minitube - **лабораторной системе печати MultiCoder!**

## Быстрый & простой

- Идеальный полуавтоматический рабочий процесс - значительно быстрее, чем маркировка вручную
- Перемещаемый вручную скользящий механизм и уникальная, простая в использовании система насадок обеспечивают быстрый рабочий процесс
- Быстрая и простая смена насадок без использования инструментов
- Интуитивно понятное программное обеспечение для простого управления процессом печати
- Наличие готовых к печати макетов для автоматического создания контента через базу данных
- Индивидуальное создание макета печати с помощью цифровой визуализации
- Простота в эксплуатации также для неподготовленного персонала

## Экономичный

- Износостойкая конструкция и долговечный картридж с чернилами обеспечивают низкие эксплуатационные расходы
- Установка и очистка осуществляются легко и быстро
- Не нуждается в техническом обслуживании
- Компактное и малогабаритное мобильное устройство

## Многофункциональный



- Печать на целом ряде предметов, среди которых соломинки для спермы, гоблеты и многие другие изделия
- Возможна маркировка различных материалов, таких как пластик, стекло или алюминий
- Стандартные и изготовленные по индивидуальному заказу насадки обеспечивают широкий спектр применения

## Профессиональный

- Четкая и надежная машиночитаемая маркировка образцов - предотвращает появление ошибок и путаниц
- Легко читаемая информация даже на небольшой печатной области, включая текст, штрих-коды, QR-коды и логотипы
- Высыхание устойчивых чернил сразу после печати
- Печать является стойкой в экстремальных условиях, как например, в жидком азоте



Больше информации

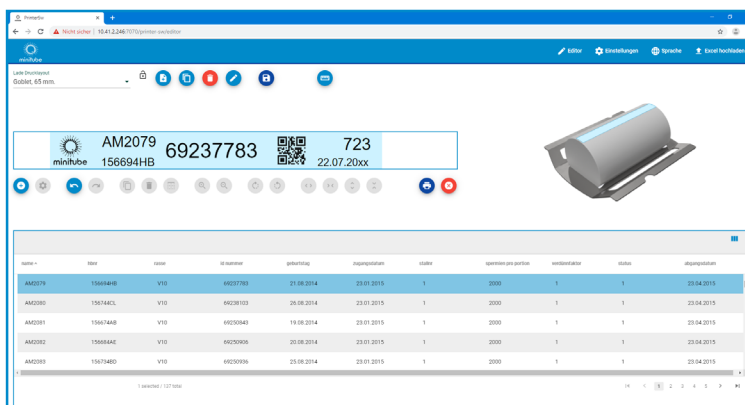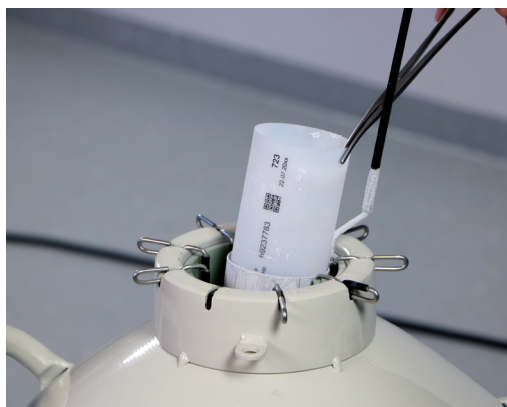



## ★ Технические характеристики

- Высокое разрешение струйной печати
- Система защиты печатающей головки (предотвращает высыхание чернил)
- Использование сенсорного метода для активации печати позволяет организовать эффективный рабочий процесс
- Светодиодная индикация статуса принтера
- Не требуются дополнительные инструменты для смены насадок
- Возможна загрузка форматов данных на основе MS Excel
- Предварительно разработанные макеты печати
- Автоматическое создание контента для готовых к печати дизайнов через базу данных
- Возможна установка программного обеспечения на центральном сервере для удаленного доступа и обмена макетами


Принтер MultiCoder

13145/0000

## ↻ Принадлежности

Картридж с чернилами для MultiCoder

13145/0010

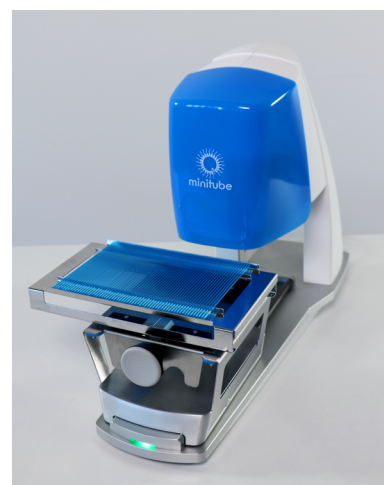

Множественное количество вариантов применения – какой из них Ваш?



Возможна индивидуальная  
разработка насадок по запросу

## Обзор стандартных насадок

	Насадка АРТ.	Насадка для	Продукт АРТ.	принадлежности
Гоблет	13145/0219	20х Гоблет, цилиндрический, 7,1 мм (Множественная печать: 1/цикл)	16907/0071	[1]
	13145/0220	15х Гоблет, цилиндрический, 10 мм (Множественная печать: 1/цикл)	16910/xxxx	[1]
	13145/0221	12х Гоблет, цилиндрический, 13 мм (Множественная печать: 1/цикл)	16913/xxxx	[1]
	13145/0100	1х Гоблет, цилиндрический, 35 мм	16935/0135	---
	13145/0101	1х Гоблет, цилиндрический, 65 мм	16965/0133	---
	13145/0102	1х Гоблет, шестигранный	16970/0136	---
кассета	13145/0110	1х Плоская кассета	16980/xxxx	---
	13145/0111	1х Треугольная кассета	16981/01xxx	---
пробирка	13145/0122	2х криопробирка	/	---
	13145/0124	1х Центрифужная пробирка, 5 мл	/	---
	13145/0126	1х Центрифужная пробирка, 15 мл	/	---
	13145/0127	1х Центрифужная пробирка, 50 мл	14602/0xxx	---
Соломинка	13145/0201	60х Соломинка для спермы, 0,25 мл (Множественная печать: 4/цикл)	13407/xxxx	[1] [2]
	13145/0202	36х Соломинка для спермы, 0,5 мл (Множественная печать: 3/цикл)	13408/xxxx	[1] [3]
	13145/0210	36х Соломинки со спермой на рампе IceCube (адаптер) (Множественная печать: 3/цикл)	13407/xxxx, 13408/xxxx	[1] [4]
	13145/0215	36х Соломинок в SFS магазине (адаптер) (Множественная печать: 3/цикл)	13407/xxxx, 13408/xxxx	[1] [5] [6]
Перенос эмбрионов	13145/0204	3х Идентификационный стержень для ПЭ	19046/00xx	---
	13145/0301	1х Чашка Петри с лунками	19021/0001	---
	13145/0203	3х Соломинки для спермы, 0,5 мл, длиной 66,5 мм или 90 мм	/	---
другие	13145/0103	5х Маркировочная пластина (для держателя гоблета)	13422/00xx	---
	13145/0300	1х Чашка Петри	19020/xxxx	---



## Принадлежности

Адаптер для насадок для множественной печати [1] **13145/0200**

Загрузочный блок для

насадки для соломинок 0,25 мл [2] **13145/0230**

насадки для соломинок 0,5 мл [3] **13145/0231**

IceCube 14S: Рампа [4] **16821/5036**

Магазин для соломинок (SFS) **13133/0036**

емкость: 36 соломинок 0,5 мл [5]

Магазин для соломинок (SFS) **13133/0038**

емкость: 36 соломинок 0,25 мл [6]



minitube